

5

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Биохит»
А.В. Красникова



Инструкция пользователя
на изделия медицинского назначения

Наконечники для дозаторов «Биохит», стерильные и нестерильные, с фильтром и без фильтра, стандартные и удлиненные с широким отверстием

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.ru

При эксплуатации дозаторов «Биохит» необходимо использовать рекомендованные сменные наконечники, соответствующие модели дозатора.

Перед насадкой сменного наконечника необходимо убедиться, что посадочный конус дозатора чистый. Если соблюдение требований стерильности наконечников необязательны, можно насадить наконечник на посадочный конус вручную. При этом необходимо надавливать на наконечник до тех пор, пока не станут видны 2 затемненных кольца на верхней части сменного наконечника (кольцо обеспечивает герметичность соединения наконечника).

Другой способ, особенно рекомендуемый при лабораторных методах ПЦР исследований, либо при работе с многоканальными дозаторами в лабораториях иммунологических исследованиях, - это насадка сменного наконечника прямо из штатива с наконечниками.

Удалить отработанные наконечники с дозатора (в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами безопасности) можно легким нажатием на рычаг сбрасывателя.

Сменные наконечники после автоклавирования могут использоваться до 5 раз без потери качества (за исключением наконечников с интегрированными защитными фильтрами).

Для эксплуатации совместно с дозаторами «Биохит» выпускает широкий ассортимент сменных наконечников. Большое разнообразие наконечников (стерильные и нестерильные в штативах, в упаковках с различным количеством) в полной мере отвечают запросам заказчика при выборе этих изделий.


Порядок работы



- Откройте парную упаковку.
 - Снимите пленку.
- Поднимите верхнюю часть многослойной упаковки.




- Возьмите один штатив наконечников из парной упаковки.

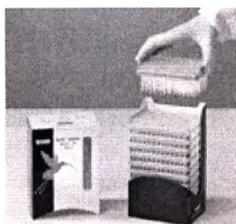

- Возьмите один штатив наконечников из многослойной упаковки.



- Поместите штатив в коробку для наконечников.

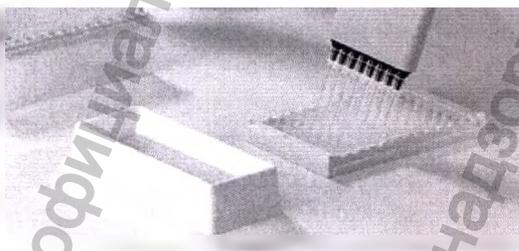

- Возьмите дозатор и аккуратно вставьте его в коробку для наконечников.

Примечание:

Если соблюдение требований стерильности наконечников необязательны и наконечники упакованы в пакеты, то можно руками заполнить штатив и надевать наконечники из штатива.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdramnadz

В-90 прашито 3

(мрч) Лице

